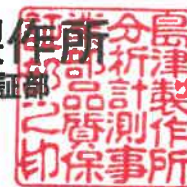


お客様各位

株式会社 島津製作所
分析計測事業部 品質保証部

Apache Log4j の脆弱性対策における弊社製品への影響・対応について

平素は、島津製品をご愛顧いただきまして、厚くお礼申し上げます。

Javaライブラリとして様々なサービスに使われている「Log4j」について、非常に深刻な脆弱性が発表されました。本脆弱性について調査いたしました結果、以下の製品に影響があることが判明しましたので、ご案内いたします。対策プログラムにアップデートすることで、本脆弱性の影響を回避することが可能になります。尚、2022年6月1日現在では、下記掲載製品以外への影響は確認されておりません。

記

1) 該当する製品

製品名	バージョン	分類	影響	対策プログラム
マルチオミクス解析パッケージ	1.10	LCMS	あり	1.10SP2
マルチオミクス解析パッケージ	1.01 以下	LCMS	あり	1.01SP1

* 1.10SP1も対策済みですが、脆弱性対策のため [Cytoscape] ガジェットが非対応です。

2) 関連製品

製品名	バージョン	理由
LC/MS/MS メソッドパッケージ 一次代謝物	2.0 以上	マルチオミクス解析パッケージ 同梱
LC/MS/MS メソッドパッケージ 細胞培養プロファイリング	1.0 以上	マルチオミクス解析パッケージ 同梱
Metabolites Method Package Suite	1.0	マルチオミクス解析パッケージ 同梱

3) 該当製品における一時的な対策方法(対策プログラムにアップデートするまで)

上記該当する製品および関連製品をご使用頂く場合、マルチオミクス解析パッケージに含まれる [VolcanoPlotGenerator] ガジェットおよび [Cytoscape] を使用される際は、外部ネットワークから切断された状態で使用してください。

外部ネットワークからの切断ができない場合は、マルチオミクス解析パッケージに含まれる [VolcanoPlotGenerator] ガジェットおよび [Cytoscape] を使用しないようにしてください。

実際に影響を受けたかどうかの確認につきましては、ご所属先のセキュリティ管理者にご相談ください。

4) 対策プログラムの提供について

2022年5月30日に対策プログラムをリリース致しました。対象製品を納入しておりますお客様には、弊社営業および代理店よりご連絡させていただきます。

5) 本件に関する問い合わせ先

株式会社 島津製作所 分析計測事業部 品質保証部

電話番号：075-823-1222

以上